

## Hitachi-ION COATER 簡易操作手冊

1. Main valve open (聽到洩氣聲)。
2. 放 sample
3. 將蓋子放回並輕壓
4. Power on
5. 抽真空，真空需抽至 10pa(若未達真空 10pa，電壓會跳掉)

Vacuum 綠燈亮

6. 設 Timer 為 3-5 分鐘
7. Start (HV 燈亮)，ion current 達 15
8. time up HV 燈熄
9. Power off
10. 取出 sample
11. Power on
12. Vacuum 亮
13. Main valve close
14. 關機 Power off